

Calcofluor White 染液

Calcofluor White 染液

Calcofluor White 染液可快速检测酵母、真菌及寄生虫。它是非特异的荧光色团，可与细胞壁上的壳质和纤维素结合。

染色步骤

1. 将样本置于干净的玻璃载玻片上。
2. 滴加一滴 Calcofluor White 染液，加一滴 10%氢氧化钾溶液。
3. 在样本上添加盖片，静置 1min。
4. 在荧光显微镜（紫外光）下观察载玻片，放大 100~400 倍。

温馨提示

为了您的自身安全，使用试剂前，请做好防护，如穿实验服，带手套等。

储存温度

避光储存于室温。

包装清单

货号	品名	包装
ST035A	Calcofluor White 染液	100mL
ST035B	10%氢氧化钾溶液	100mL
/	说明书	1 份