

产品介绍

该免疫组化检测试剂盒利用最新的聚合技术将多个过氧化物酶（HRP）分子及抗兔免疫球蛋白二抗偶联到多聚物上，形成的聚合物（二抗）具有放大信号增加敏感度、减少非特异性背景特点。与兔源一抗进行搭配使用，结合后再与DAB反应，可得棕色显色。该反应体系不含生物素和链霉亲和素，不受内源性生物素影响，背景极低；只需要二步反应，即可完成实验过程。同时本试剂盒配有一抗稀释液，可保证抗体的活性和稳定性，减少非特异性结合，降低非特异性背景染色。

注意：如果需要抗原修复液、复染试剂和封片剂，请参阅我们的兔一抗自主全应用免疫组化试剂盒（货号：[PK10017](#)）。

产品成分

组分/规格	1 mL	6 mL	18 mL	55 mL	110 mL
山羊抗兔 HRP 标记聚合物	1 mL	6 mL	18 mL	55 mL	110 mL
DAB 原液 20×	75 uL	400 uL	1 mL	3 mL	3 mL x 2
DAB 稀释液	1.5 mL	8 mL	20 mL	60 mL	120 mL
一抗稀释液	4 mL	24 mL	72 mL	220 mL	440 mL
3% H ₂ O ₂	1 mL	6 mL	18 mL	55 mL	110 mL

包装规格

1ml/6ml/18ml/55ml/110ml

保存条件

该试剂盒应在4℃保存，并在有效期（一年）内使用，切勿冻融。

使用方法


- （以石蜡切片染色程序为例）
- 1) 将石蜡切片脱蜡至水：**先将切片置于二甲苯中20分钟，2次。然后依次在100%，95%，80%和60%乙醇，每级放置5分钟。再用蒸馏水浸洗3次，每次1分钟。
 - 2) 抗原修复：**根据抗原抗体情况，必要时对切片进行抗原热修复：加入柠檬酸修复液（货号：[PR30001](#)）或Tris-EDTA修复液（货号：[PR30002](#)）后，将切片放置微波炉，中火修复2次，每次5分钟。结束后在修复液中自然冷却。然后用蒸馏水冲洗3次，每次1分钟。
 - 3) 灭活（可选）：**根据我们的经验，大多数情况下不需要对内源性过氧化物酶灭活，灭活有时甚至会对染色产生不利影响。然而该步骤在文献中有广泛提及，因此我们依然在该试剂盒中提供了内源性过氧化物酶灭活试剂。
 - 3.1 用 1x 洗涤缓冲液清洗载玻片。**沥去载玻片上的液体，并用吸水纸吸干组织切片周围残留的液体（使载玻片玻璃面尽可能干燥）。使用疏水性免疫组化笔（货号：[PR30013](#)）在组织切片周围的载玻片上画一个圆圈（可选）。
 - 3.2 取 30-80 uL（依据组织大小）即用型3% H₂O₂涂在载玻片上，覆盖整个组织。**将载玻片在室温下放置 10 分钟。阻断完成后用 1x 洗涤缓冲液清洗载玻片。
 - 4) 封闭：**在室温下用封闭缓冲液（例如 3% BSA）封闭组织 30 分钟。沥去载玻片上的液体，并用吸水纸吸干组织切片周围残留的液体。

* 试剂盒中的一抗稀释液也可用作封闭缓冲液的替代品。
 - 5) 孵育一抗：**滴加适当一抗稀释液稀释一抗（兔一抗），室温孵育1-2 小时或者4度过夜孵育。TBS冲洗3次，每次1分钟。
 - 6) 孵育二抗：**滴加50-100 uL抗兔HRP标记聚合物，室温孵育30 分钟。反应结束后用TBS冲洗3次，每次1分钟。
 - 7) DAB显色：**事先将DAB原液与DAB稀释液按照1：20比例配制本次实验所需要的用量，混匀后避光备用。滴加配制好的显色剂DAB工作液 50-100 uL，室温孵育5-10分钟，或者镜下控制反应时间。蒸馏水洗涤。
 - 8) 显色后可以使用0.5% CuSO₄水溶液浸泡5分钟以增强信号对比度（可选）。**
 - 9) 苏木素复染2-3分钟，然后蒸馏水冲洗。**
 - 10) 各级酒精（60-100%）脱水，每级5分钟。**取出后置于二甲苯5分钟，2次。用封片胶封片、显微镜观察。


注意

- 1.在抗原修复及后续免疫组化染色过程中都需避免组织切片干燥，保持湿润；
- 2.良好染色效果的获得很大程度上取决于标本制备和正确的实验方法，建议每批实验设置阴阳性对照；
- 3.本试剂盒一抗稀释液不能用于HRP标记一抗或者二抗的稀释；
- 4.DAB工作液配制好后需避光保存，且最好在30min内用完；
- 5.本说明书所提供的操作方法仅供参考，如遇特殊情况需要根据实际情况进行调整。

Validation Data

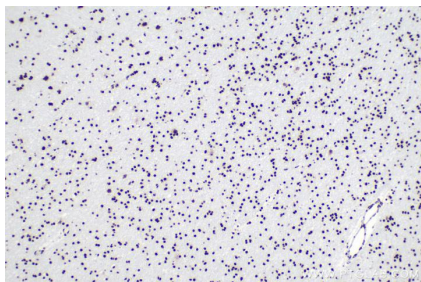

使用 Proteintech 的 TDP-43 兔重组抗体 (80001-1-RR) 和抗兔免疫组化检测试剂盒 (PK10009) 对人脑胶质瘤组织进行免疫组织化学分析。

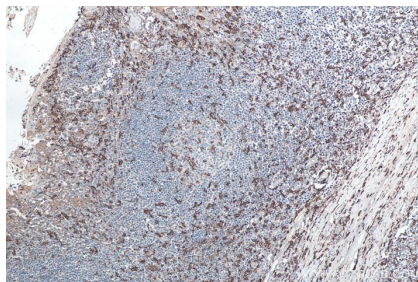

使用 Proteintech 的 IBA1 兔多克隆抗体 (10904-1-Ap) 和抗兔免疫组化检测试剂盒 (PK10009) 对人扁桃体炎组织进行免疫组织化学分析。

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: Proteintech-CN@ptglab.com

W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.